

DIVISOR ROTATORIO DE SOBREMESA

Divisor rotario de sobremesa HEBRO Fabricación chilena

Este equipo tiene por objeto, al igual que todos los Divisores Rotatorios, obtener fracciones de una muestra, conservando la representatividad y homogeneidad de la muestra madre.

En este especial caso, se trata de un equipo pequeño y compacto revestido totalmente en acero inoxidable, capaz de operar sobre un mesón de trabajo, cuya capacidad de tolva es 2.0 litros, la que descarga a través de un alimentador vibratorio de velocidad variable, accionado electromagnéticamente a una tornamesa de 12" de diámetro con 6 capachos receptores de muestra.

Es condición hacer descargar la tolva a una velocidad tal, que ésta quede vacía en no menos de un minuto. Para asegurar aún más el éxito de la prueba y si el tiempo del protocolo lo permite, se recomienda bajar la velocidad de descarga, hasta que el total de la muestra se distribuya en 1.5 minutos o más, lo que incrementará la cantidad de cortes, mejorando así la calidad del cuarteo.

Para operar correctamente, el equipo debe estar nivelado horizontalmente, por lo que dispone de patas ajustables.



CARACTERISTICAS

Alimentador Vibratorio Electromagnético	: Velocidad variable
Tolva de Alimentación	: Acero Inoxidable de 2,0 litros de capacidad
Dimensiones	: 580 mm. de alto x 555 mm. de largo y 310 mm. de ancho
Peso aprox.	: 25 Kgs.
Conexiones	: 220V / 50Hz.

Equipo sujeto a modificaciones o cambios técnicos



Labtech Hebro Ltda.



Labtech Hebro Ltda.

Paula Jaraquemada 1553, Renca
Santiago, Chile

Fono : (56) 2 2331 2000

Fax : (56) 2 2208 9569

e-mail : ventas@hebrolab.cl / ventas1@hebrolab.cl